



1 打开 Xreport 软件

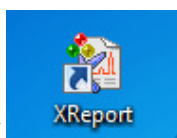


双击桌面上的 XReport 图标，进入报告模板编辑界面；

2 选择报告模板对应的数据处理软件

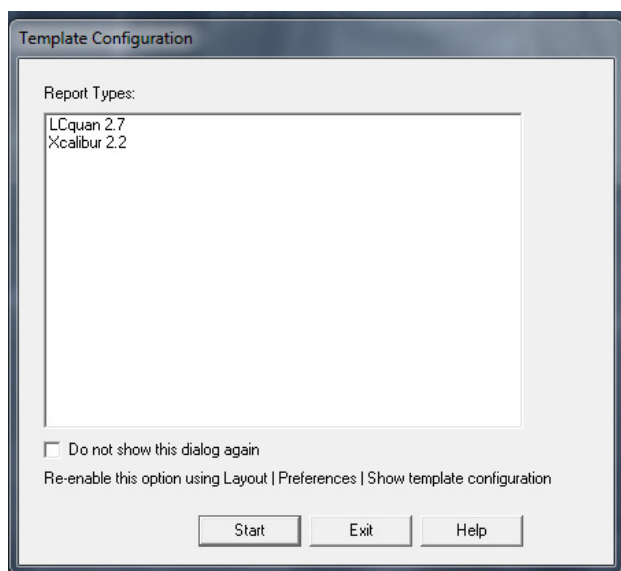


3 Xcalibur 软件模板编辑

选择下图中的 Xcalibur 2.2 点击 Start 进入报告模板编辑界面

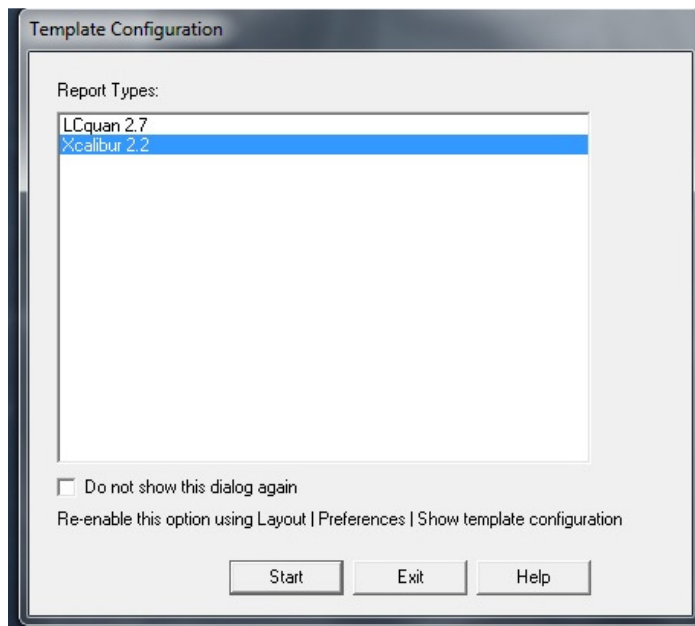


4 进入 Xcalibur 模板编辑界面

如下图所示，拖动界面左上角的 NR 至中间界面，同时在右侧部分会显示目前模板包括 NR 部分；

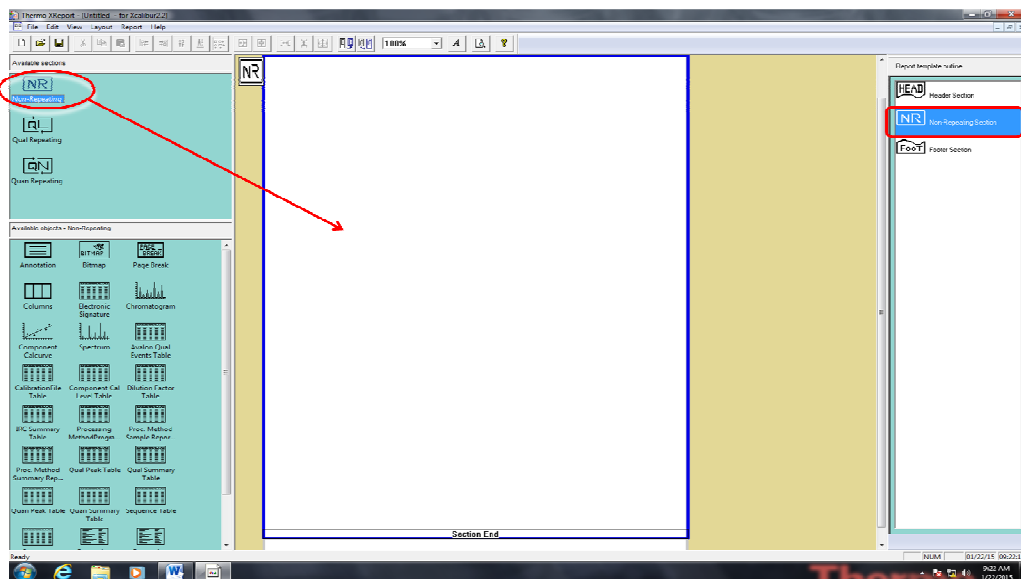


如下图所示，拖动界面左上角的 QN 至中间界面，同时在右侧部分会显示目前模板包括 QN 部分；

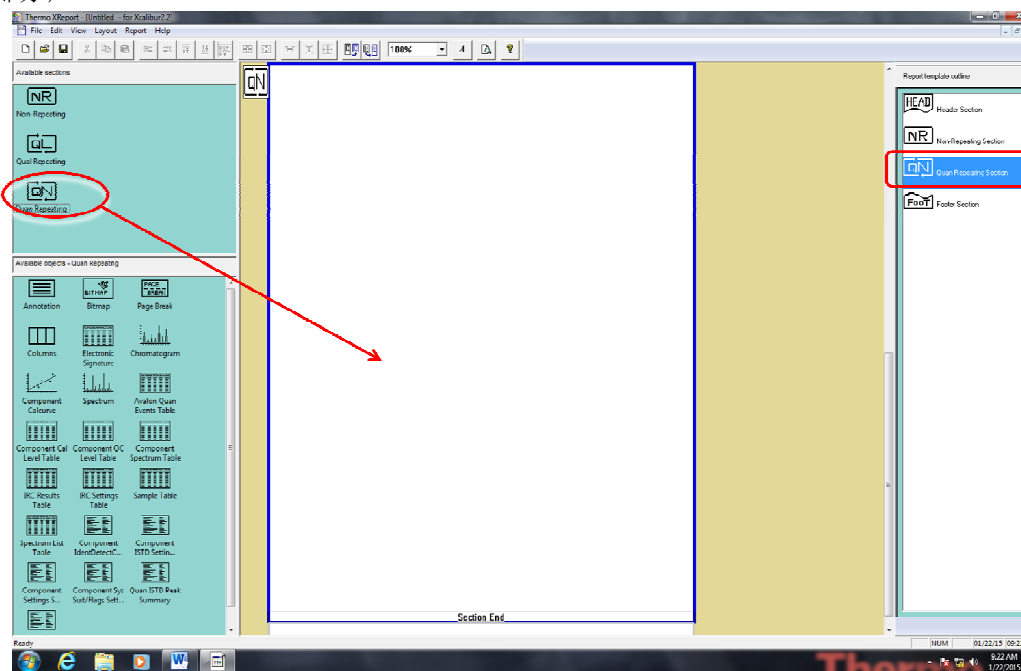

NR 和 QN 部分可添加的内容都在左下角，可同样拖动至界面中间不同的部分，拖进来之后每一部分的修改都是在鼠标右键属性中进行修改，具体可详见视频。


5 LC Quan 软件模板编辑

选择下图中的 LC Quan2.7 点击 **Start** 进入报告模板编辑界面

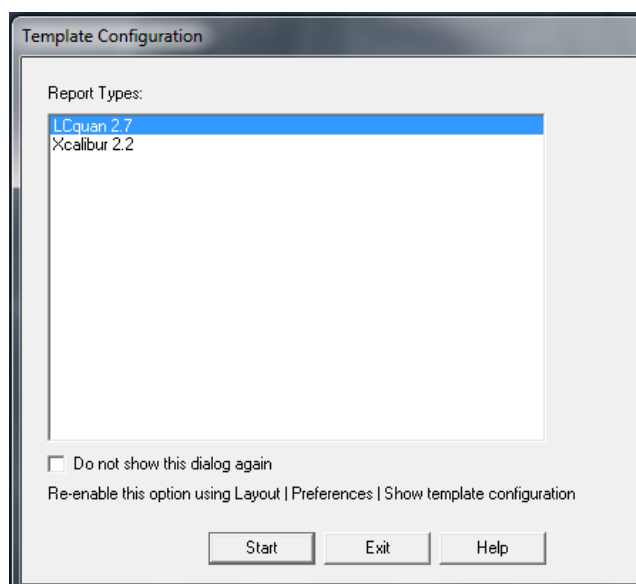


6 进入 LC Quan 模板编辑界面

如下图所示，拖动界面左上角的 Comp Repeating 至中间界面，同时在右侧部分会显示目前模板包括 comp repeating 部分；

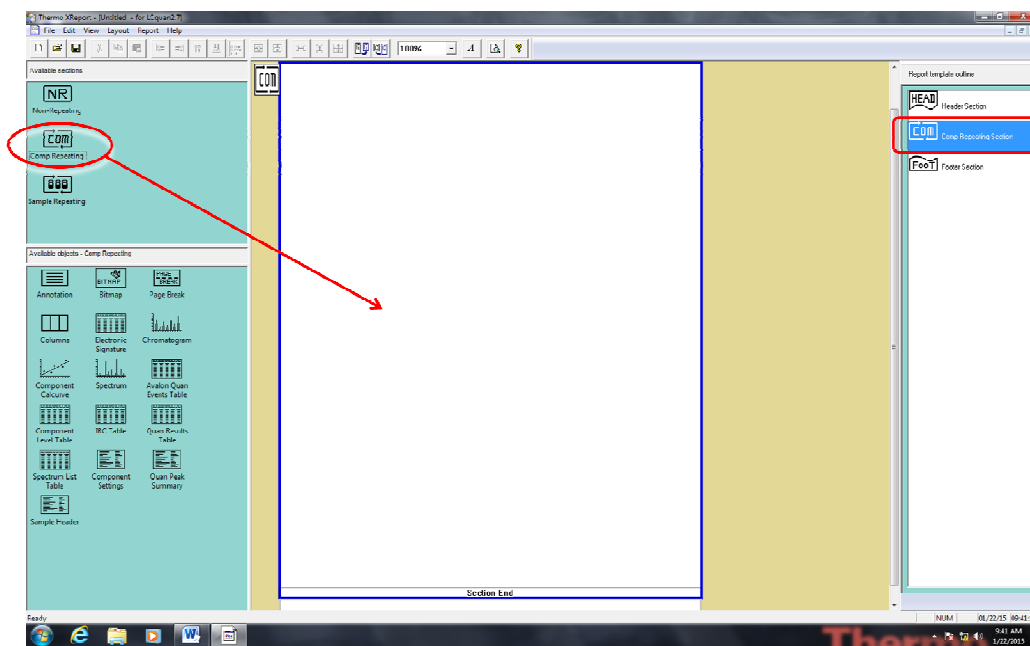

如下图所示，拖动界面左上角的 Sample Repeating 至中间界面，同时在右侧部分会显示目前模板包括 sample repeating 部分；

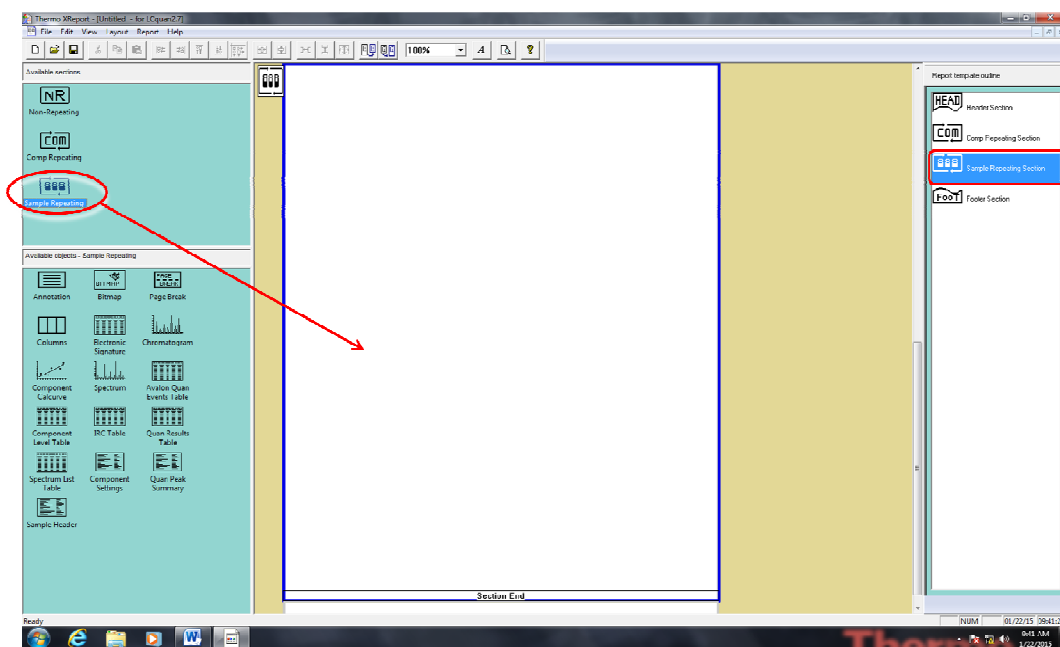

Comp Repeating 和 Sample Repeating 部分可添加的内容都在左下角,可同样拖动至界面中间不同的部分,拖进来之后每一部分的修改都是在鼠标右键属性中进行修改,具体可详见视频。

7 报告模板保存

编辑完报告模板之后可点击 **File/Save as** 对报告模板另存为。